


# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## **Микроскоп детский цифровой с камерой Zoomer**

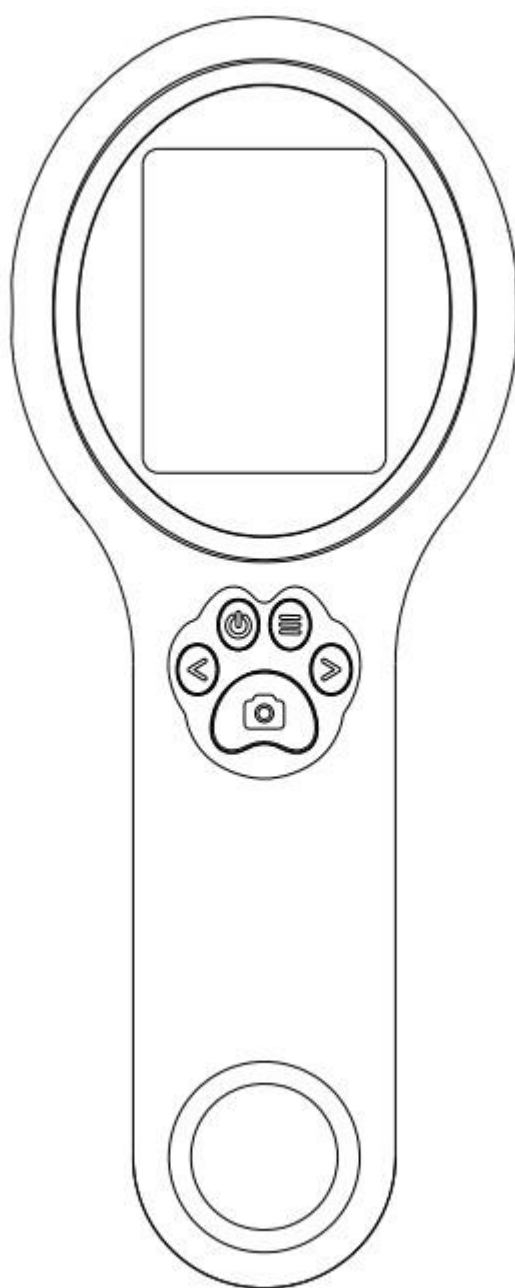

Версия 1.0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>Внимание.....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>Знакомство с устройством .....</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>Подробное описание кнопок и функций .....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>Режимы .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| <b>Зарядка .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>Хранение и форматирование данных.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>Устранение неисправностей .....</b>                    | <b>10</b> |
| <b>Правильная утилизация.....</b>                         | <b>11</b> |
| <b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>12</b> |
| Товар надлежащего качества.....                           | 15        |
| Товар ненадлежащего качества.....                         | 15        |


## Введение

Благодарим вас за выбор данного устройства. Использование этого микроскопа достаточно сложное, поэтому перед началом работы **внимательно прочитайте данное руководство**, чтобы понять принципы эксплуатации.

## Внимание

1. **Перед первым использованием полностью зарядите устройство с помощью адаптера 5B/1A.**
2. **При первом использовании отформатируйте карту памяти.**
3. **Устройство не требует ручной настройки фокусного расстояния.** Для получения чёткого изображения наблюдаемый объект должен иметь **ровную поверхность**.
4. Данное устройство **не отображает точное увеличение**. Это комбинированный микроскоп с **цифровым и оптическим увеличением**, и окончательное увеличение зависит от фактического изображения.
5. **Не прикасайтесь руками к линзам и другим оптическим элементам**, так как это может привести к размытию изображения и ухудшению качества съёмки.
6. **Не разбирайте устройство или его компоненты самостоятельно**, чтобы избежать неисправностей в работе оборудования.

## Знакомство с устройством

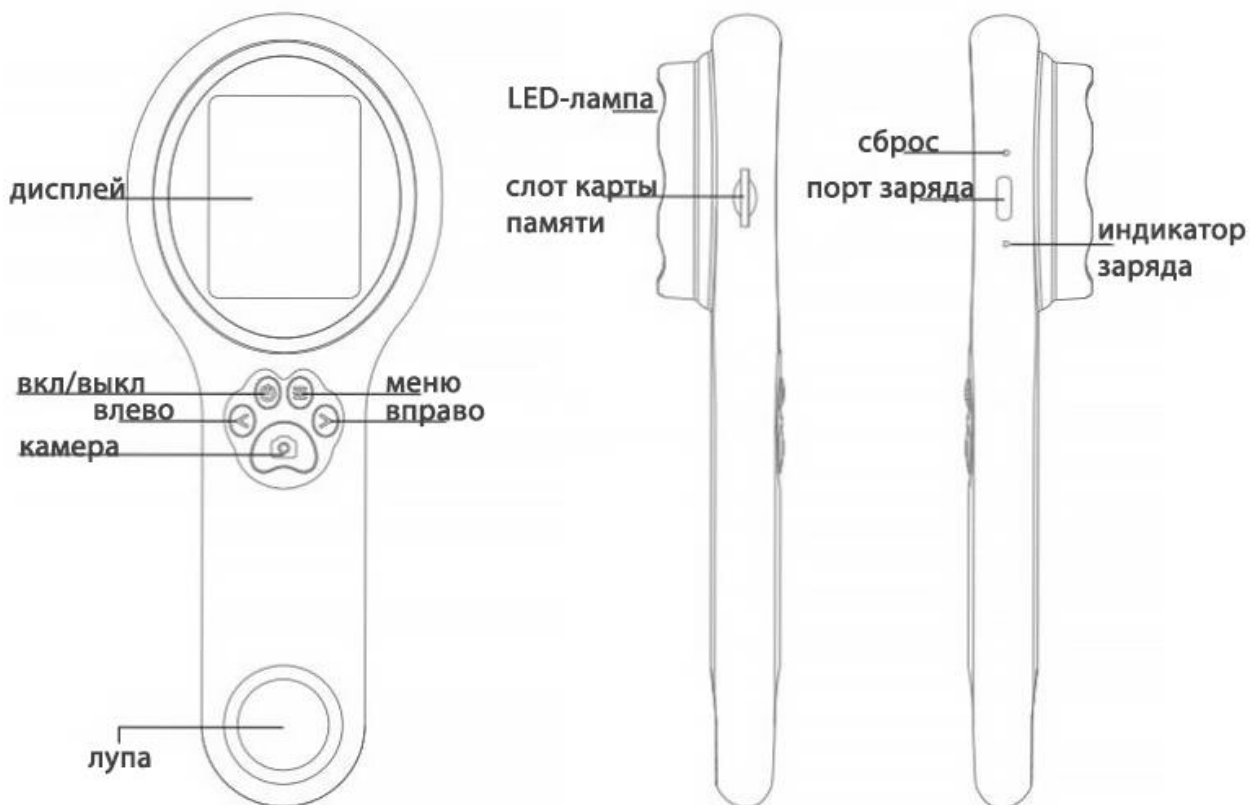

## Подробное описание кнопок и функций

### Кнопка питания (включение/выключение)

- При выключенном устройстве: **удерживайте кнопку включения**, чтобы включить микроскоп.
- В любом режиме: **длительное нажатие** выключает устройство.

### Кнопка «Меню»

- Короткое нажатие: **вход в список меню** или **возврат на уровень выше**.

### Левая кнопка

- В меню: **переключение вверх** по списку.
- В режиме альбома: **переход к следующему изображению**.
- В режиме съёмки или видеозаписи:
  - Короткое нажатие — **уменьшение фокусного расстояния**
  - Длительное нажатие — **уменьшение яркости**

### Правая кнопка

- В меню: **переключение вниз** по списку.
- В режиме альбома: **переход к предыдущему изображению**.
- В режиме съёмки или видеозаписи:
  - Короткое нажатие — **увеличение фокусного расстояния**
  - Длительное нажатие — **увеличение яркости**

### Кнопка камеры (съёмка/видеозапись/подтвердить)

- В главном интерфейсе:
  - Короткое нажатие — **сделать фото или начать запись видео**
  - Длительное нажатие — **переключение между режимами фото и видео**
- В режиме альбома и видео:
  - Длительное нажатие — **вызов меню удаления**
  - Короткое нажатие — **воспроизведение/пауза видео**
- В меню: **короткое нажатие ОК** — **вход в выбранный пункт**.

### Дополнительные элементы

- **Индикатор зарядки:**
  - **Красный свет** — устройство заряжается
  - **Зелёный свет** — зарядка завершена
- **Отверстие «Reset»:**  
При зависании устройства — **вставьте тонкий острый предмет**, чтобы **принудительно перезагрузить**
- **Слот для карты памяти TF:**  
Поддержка карт **до 64 ГБ**, рекомендуется использовать карту **класса C10 или выше**
- **Порт зарядки:**  
Используется для **зарядки и передачи данных**

## **Режимы**

Данное устройство имеет три режима работы:

1. **Режим наблюдения через устройство:**  
Подключите микроскоп к компьютеру с помощью USB-кабеля.  
Нажмите кнопку питания — устройство войдёт в режим наблюдения, и вы сможете использовать его во время зарядки.
2. **Режим чтения карты памяти:**
  - Устройство имеет встроенную память, способную хранить около **200 фотографий**.  
 **Обратите внимание: видео можно записывать только при наличии собственной карты памяти.**  
Фото, хранящиеся во встроенной памяти, **нельзя прочитать с других устройств** по соображениям безопасности.
  - Для увеличения объёма памяти установите свою карту памяти (поддерживается объём **до 64 ГБ**).

- Для чтения карты: подключите микроскоп к компьютеру через USB, **выберите режим чтения карты**, нажмите кнопку подтверждения.

### 3. Режим наблюдения через ПК:

Используйте микроскоп через компьютерное программное обеспечение для наблюдения на большом экране.

#### **Обратите внимание:**

- В этом режиме управление возможно **только через кнопку включения** устройства — это **нормально**.
- Если после подключения к ПК изображение не отображается:
  - повторно подключите USB-кабель;
  - подключите кабель к **заднему USB-порту** системного блока.

#### **Совместимость с ОС Windows:**

Поддержка систем: **Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11 и выше**

#### **Инструкции:**

1. Для Windows 7 / 8 — **установите программу AMCAP**
2. Для Windows 10:
  - Используйте встроенное приложение **«Камера» (Windows Camera)**
  -  Не забудьте **отключить встроенную веб-камеру ноутбука**
  - В **настройках конфиденциальности камеры** необходимо разрешить доступ к устройствам
3. Подключите USB-кабель к компьютеру, **удерживайте кнопку питания**, выберите **режим РС-наблюдения**


#### **Рекомендация:**

Для разных версий Windows используйте соответствующее программное обеспечение.


Пожалуйста, выберите и скачайте подходящую программу в зависимости от вашей ОС.

**Отображение страницы программного обеспечения:**

1. Ниже представлена страница программного обеспечения **AMCAP**:

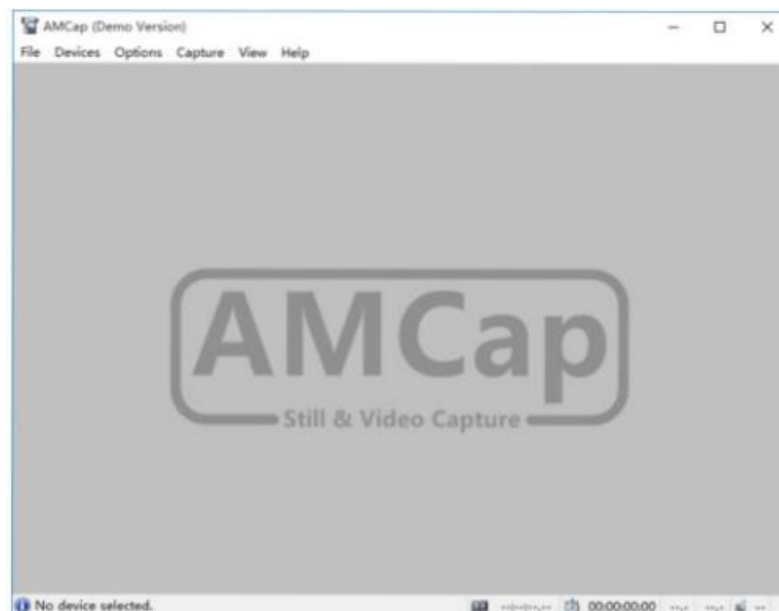


2. Ниже представлена страница программного обеспечения **Windows Camera**.

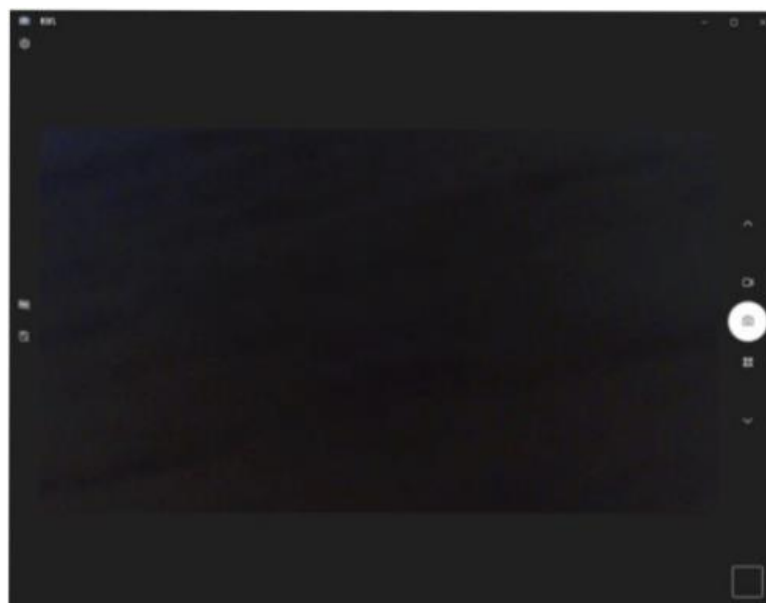



## Зарядка

1. Пожалуйста, используйте адаптер питания 5V/1A для зарядки устройства.
2. Во время зарядки на панели микроскопа отображается соответствующее сообщение. Когда зарядка завершена, индикатор батареи будет таким, как показано на изображении ниже.

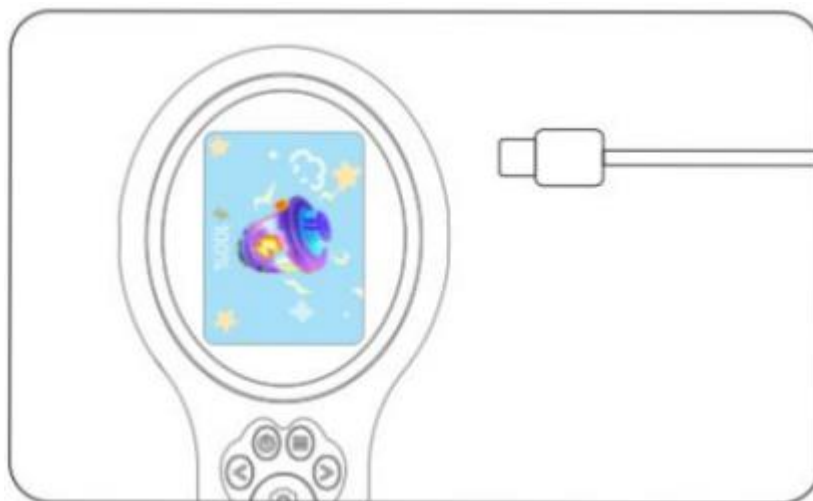


3. После полной зарядки микроскоп может использоваться непрерывно до 1,5 часов.
4. После полной разрядки устройства необходимо заряжать его не менее 1 часа с помощью зарядного устройства 5V/1A, прежде чем оно сможет нормально функционировать.

## Хранение и форматирование данных



Форматирование удалит все данные с карты — пожалуйста, действуйте осторожно!

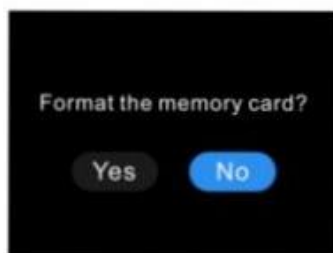

При вставке новой или несовместимой карты памяти может появиться сообщение с просьбой отформатировать её.



Нажмите и удерживайте кнопку камеры, чтобы подтвердить форматирование. Если вы не хотите форматировать карту, аккуратно извлеките её (нажмите на карту, чтобы она выскочила).

## Устранение неисправностей

**Q1: Устройство не заряжается**

**A1:**

1. Замените кабель Type-C на исправный.
2. Убедитесь, что включен основной источник питания (например, сетевой фильтр, питание компьютера).

**Q2: Устройство зависло****A2:**

1. Используйте тонкую иглу, чтобы нажать на кнопку сброса на корпусе и принудительно выключить устройство.

**Q3: Компьютер не подключается****A3:**

1. Убедитесь, что кабель надежно подсоединён, при необходимости замените его или используйте оригинальный.
2. Убедитесь, что микроскоп включён.
3. Проверьте, правильно ли выбран режим подключения (режим памяти или режим ПК-наблюдения).

**Q4: Не удаётся сохранить фото или видео****A4:**

1. При наличии установленной карты памяти — замените её на другую.
2. Если карта памяти не вставлена — вставьте свою карту.
3. Отформатируйте карту памяти (внимание: при форматировании все данные будут удалены, не забудьте сделать резервную копию).

**Q5: Изображение с объектива размыто****A5:**

1. Микроскоп имеет фиксированную фокусировку. Для получения чёткого изображения наблюдаемый объект должен иметь ровную поверхность.

**Правильная утилизация**

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы

способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

## Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

## Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных

токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**



Приятного использования!